

PVI00590DE

Endlos-Folien System

Für das geschlossene Befüllen von flexiblen Gebinden

- Endlos-Folien Systeme zum staubfreien Befüllen von pharmakologisch und toxisch gefährlichen Stoffen
- Hoher Containment-Level bis OEB 5 (OEL < 1µg/m³)
- Höchster Personen- und Produkteschutz
- Einfach in der Bedienung, zuverlässig im Handling und sicher in der Anwendung
- Endlos-Folien System, Verschluss-System und Befüllanlage aus einer Hand
- Ex-Ausführung nach ATEX lieferbar
- Antistatische Folienpakete erhältlich
- Verschiedene Qualitäten von Folienpaketen erhältlich: z.B. im Reinraum verpackt oder nicht.



Funktion

Das Produkt wird mittels einer Dosiereinrichtung in den Sack gefördert bis das entsprechende Volumen oder Gewicht erreicht ist. Die Folie wird dann etwas nach unten gezogen und dann mittels Schweiß-Schere, Pneumatischer Clipper, Bandrappier, Novi-Binder oder ähnlichem 2-mal verschlossen (oder mit der Trenn-Schweiß-Schere einmal) und zwischen den Verschlüssen getrennt. Für den komplett geschlossenen Liner Wechsel ist der Liner Träger mit dem bewährten Safe-Change-System ausgestattet.

